

EZ Infection Solution

产品信息:

产品名称: 慢病毒感染增强液

产品货号: UR40303

产品规格: 100 ml

产品保存: 2~8 °C

产品简介:

EZ Infection Solution 是一种可以增强慢病毒感染细胞的优化配方试剂。它是在 MEM 培养基的基础上添加多种生长因子、增强因子和微量元素。在病毒感染过程中,既可以增加病毒的感染效率,又可以保证细胞良好的生长状态。

使用说明:

1. EZ Infection Solution 可用来稀释重组病毒颗粒,如慢病毒、腺病毒、腺相关病毒等;
2. 进行重组慢病毒颗粒感染细胞实验时,首先使用 EZ Infection Solution 替代细胞正常培养基,然后再加入重组慢病毒颗粒;
3. 细胞在病毒的作用下 8~16 小时之后需要更换为正常培养基进行培养。

注意事项:

更换为正常培养基的时间需要根据细胞的状态进行调整,如果细胞状态良好,可以推迟更换培养基的时间;反之,需要提前进行更换培养基。

本产品仅用于生命科学研究,不得用于其他用途!

