

支原体去除试剂（2000x）产品说明书

产品信息：

产品货号：UR51002

产品名称：支原体去除试剂（2000X）

产品规格：250 μ L

产品保存：-20 $^{\circ}$ C（2 年有效）

实验方法：

1. 用细胞培养液按 1:2000 稀释本产品，即用即配，不可存放。
2. 弃掉细胞培养液，加入清除试剂的培养液。
3. 按正常的方法给细胞换液。换液时建议使用本公司的支原体检测试剂盒检测支原体存在与否。
4. 在正常情况下，3-7 天内能够成功地清除支原体。建议根据污染的程度调节单次处理的时间与周期。
5. 当支原体彻底清除后，应用无清除试剂的培养基培养细胞。

注意事项：

1. 对每一次处理，须把本产品加入到新配置的培养基中。
2. 在处理期间内，按正常的方法换液。

常见问题及解决：

- 如何处理支原体严重污染的细胞？

对于严重支原体污染的细胞，若 7 天不能清除干净，推荐再处理 7 天，延长处理时间。

- 如何阻止对我细胞的毒性而快速生长？

实验发现在大多数情况下，本产品对细胞的毒性非常小。若对细胞表现出毒性或细胞生长慢，可以按 1:5000 稀释使用。

Umibio Science and Technology Group

上海公司地址：上海市浦东新区青黛路 800 号 绍兴公司地址：浙江省绍兴市越城区天姥路 1 号
电 话：4006-166-973 021-60521508 Q Q: 3423485078; 网 址：www.umibio.cn

