

EZ Infection Solution

中文名称：慢病毒感染增强液
存储浓度：1×
保存条件：4 °C
包装规格：1 ml (Cat. No: UR40301) ;
1 ml ×8 (Cat. No: UR40302) ;
100 ml (Cat. No: UR40303) ;

产品简介：

EZ Infection Solution 是一种可以增强慢病毒感染细胞的优化配方试剂。它是在 MEM 培养基的基础上添加多种生长因子、增强因子和微量元素。在病毒感染过程中，既可以增加病毒的感染效率，又可以保证细胞良好的生长状态。

使用说明：

1. **EZ Infection Solution** 可用来稀释重组病毒颗粒，如慢病毒、腺病毒、腺相关病毒等；
2. 进行重组慢病毒颗粒感染细胞实验时，首先使用 **EZ Infection Solution** 替代细胞正常培养基，然后再加入重组慢病毒颗粒；

	底面积	接种体积	换液体积
96 孔板	0.3 cm ²	100 μl	100 μl
48 孔板	0.6 cm ²	200 μl	200 μl
24 孔板	2 cm ²	500 μl	300 μl
12 孔板	4 cm ²	1 ml	500 μl
6 孔板	10 cm ²	2 ml	1 ml
T25 瓶	25 cm ²	5 ml	2.5 ml

3. 细胞在病毒的作用下 8~16 小时之后需要更换为正常培养基进行培养。

注意：更换为正常培养基的时间需要根据细胞的状态进行调整，如果细胞状态良好，可以推迟更换培养基的时间；反之，需要提前进行更换培养基。

其他说明：

生产批号见产品标签。

